

Kitlab

MANUAL DE USUARIO

BM-15


Mezclador
15 tubos



Kitlab

Manual de Operación

Mezclador de 15 Tubos BM-15

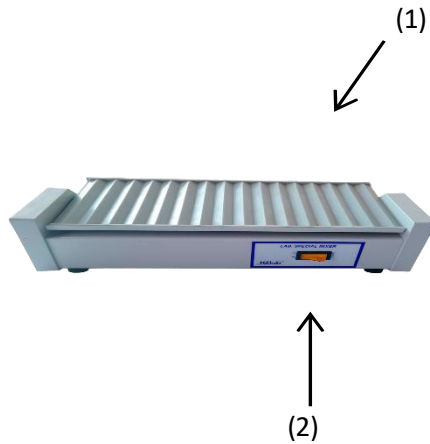


Partes:

- (1) Cama de Goma
- (2) Switch ON/OFF

Instrucciones:

1. Conecte a la energía eléctrica
2. Coloque los tubos a mezclar en la Cama de Goma (1)
3. Lleve el "Switch" a la posición ON, el equipo iniciará el mezclado
4. Los tubos pueden ser cargados y descargados con el equipo en operación

Diagrama de Circuito

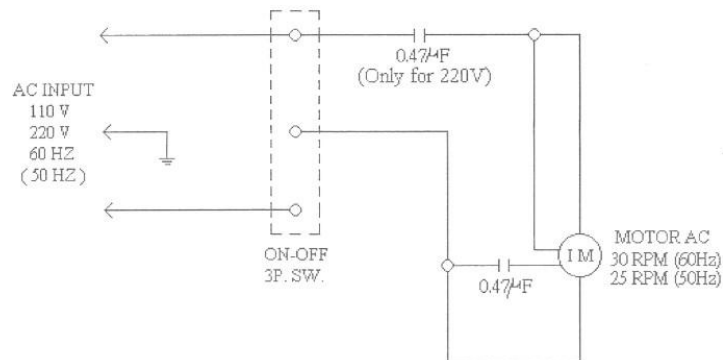

Manual de Servicio

Tabla de Problemas

Precaución: Siempre desconecte el equipo antes de buscar eliminar un problema

Problema	Causa	Solución
Equipo no enciende	Cable no conectado	Conecte la clavija a la corriente eléctrica
	No hay energía eléctrica	Cambie de toma de corriente
	Componente Electrónico Defectuoso	Contacte a su distribuidor
Equipo encendido pero el switch no está iluminado	Fusible fundido	Remplace fusible
	Switch defectuoso	Contacte a su distribuidor
Motor no funciona	Motor defectuoso	Contacte a su distribuidor
	Switch defectuoso	Contacte a su distribuidor