


MANTENIMIENTO MICROSCOPIO

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el Equipo.

Empezar a Trabajar:

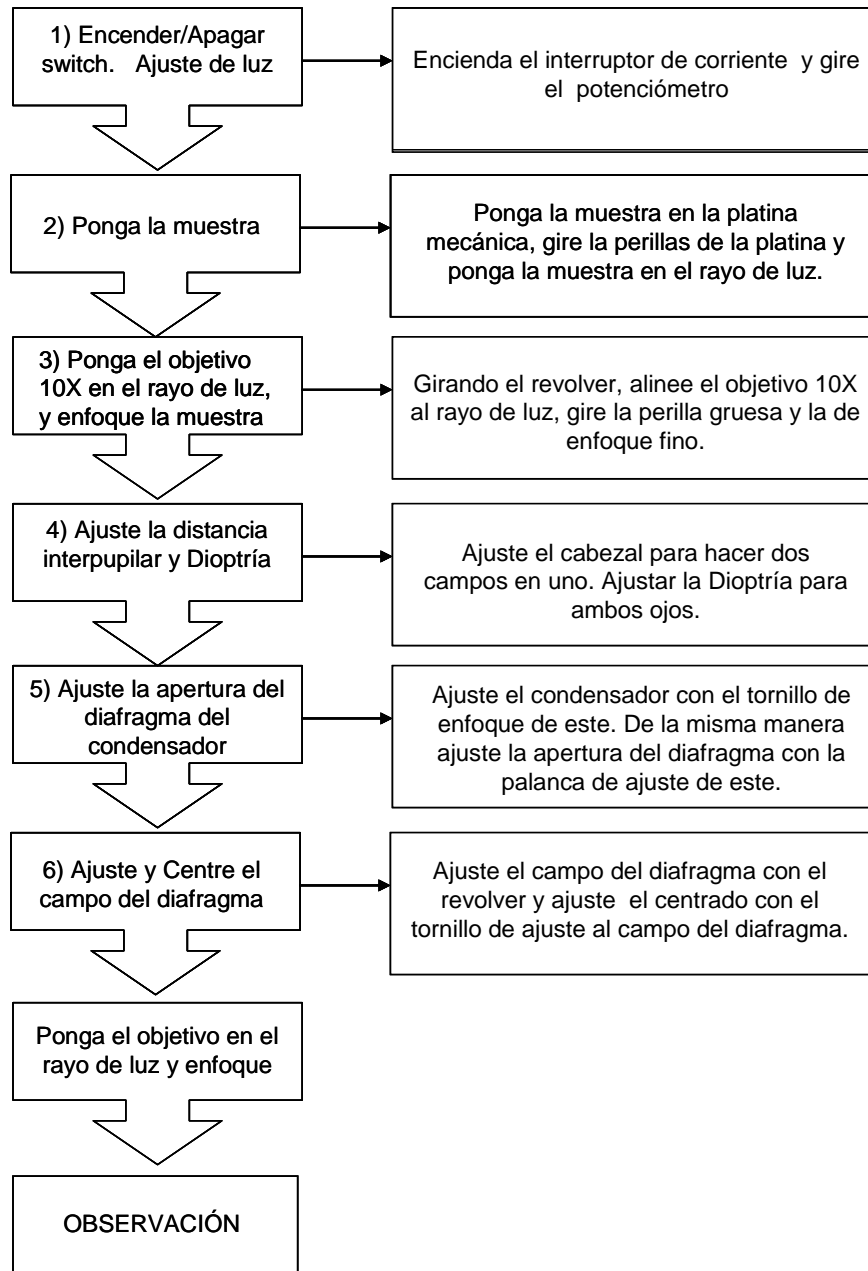

Mantenimiento Diario:

Una vez que se haya usado el microscopio, este debe ser apagado mediante el switch y de la misma forma debe desconectarse el cable del enchufe de corriente eléctrica. Si el aceite de inmersión es usado por el objetivo de 100x limpiar de inmediato con una torunda de alcohol. Finalmente, cubra el microscopio con su cubierta.

Mantenimiento Semanal

- Limpiar los lentes de los Objetivos con papel de seda
- Limpiar la platina con una torunda con alcohol.
- Limpiar los oculares con papel de seda

Mantenimiento Mensual

- El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y semanales.
- Limpiar externamente el equipo, alrededor y abajo del equipo para evitar acumulaciones de polvo dentro del equipo.

Mantenimiento Anual

- El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal **Autorizado de DESEGO** exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65.

Procedimiento de Envío

- Retirar los oculares del microscopio, y guardarlos en un empaque seguro para el envío.
- Los objetivos deberán de estar apretados.
- Llenar el Formato de Envío y colocarlo dentro de la caja del equipo.
- Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
- No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, cable toma corriente. En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara.
- Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Patzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia Mich Tel 443 3206864 y 65 .

www.desego.com

Autopista Morelia-Patzcuaro km 8.5 #8668 Col. Monterubio.
CP 58088 Morelia Mich. Tel (01443)3-20-68-64