

kitlab

# MANUAL DE USUARIO

## Baño María Digital BK-49D



Kitlab

### **Especificaciones:**

- Voltaje: 110 Volts / 60 Htz
- Rango de temperatura: 0 a 100° C
- Precisión: +- 1° C
- Capacidad: 49 tubos.
- Cámara interna de acero inoxidable.
- Poder: 300Watts

### **Instrucciones de Seguridad:**

1. Este equipo está diseñado para uso en interior sobre una superficie plana.
2. Evite el contacto con superficies calientes.
3. No se deje al alcance de los niños.
4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los rayos del sol.
5. No utilice materiales inflamables o combustibles, ya que podría ocasionar una explosión.
6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo o darle algún tipo de mantenimiento.
7. Nunca mueva el aparato mientras está siendo usado.

### **Operación:**

1. Llene el Baño María con agua limpia.
2. Mueva la perilla de temperatura hasta el CERO (graduación más baja).
3. Encienda el equipo. (NUNCA ENCIENDA EL EQUIPO CUANDO NO TENGA AGUA).
4. Para controlar la temperatura del baño, gire el interruptor SET y ajuste a la temperatura deseada. (0° C hasta 100° C).
5. Se encenderá una LUZ AMARILLA, que indica que el aparato esta calentando.
6. Cuando el aparato alcance la temperatura deseada, se encenderá la LUZ VERDE.
7. Para ajustar
8. Para evitar daños del equipo, asegúrese que siempre que se utilice sea llenado con agua.
9. Cuando el equipo no se esté utilizando manténgalo en un lugar seco.

### **Mantenimiento:**

1. Mantenga siempre limpio el exterior e interior del equipo.
2. Si tiene problemas operando el baño maría llame a su distribuidor. No intente arreglar el equipo sin previa autorización.