

kitlab

MANUAL

DE USUARIO

Mezclador

12 Tubos BM-22



Kitlab

Manual del usuario

Mezclador de 12 Tubos BM-22

A) INSTALACIÓN:

1. Coloque el mezclador en una superficie rígida y firme libre de vibración

B) INSTRUCCIONES DE USO:

1. Conecte el cable eléctrico al socket eléctrico
2. Presione el switch a ENCENDIDO (ON)
3. El equipo empezará a trabajar
4. Los rodillos empezaran a girar sobre su propio eje
5. Coloque los tubos de muestra (vacutainers) entre los rodillos
6. Después de 15 o 20 minutos de proceso las muestras estarán mezcladas homogéneamente y listas para una lectura perfecta de RCB, WBC y Plaquetas
7. Sustituya nuevas muestras cuando lo requiera

Si el instrumento no funciona aun con el switch en encendido, revise el Fusible de la parte de atrás y si es necesario reemplácelo por un nuevo fusible de 5 Amp y reinicie.

C) PRECAUCIÓN:

- **Nunca detenga los rodillos cuando estos están en movimiento**
- **Apague el equipo cuando no esté en uso**
- **Antes de colocar los tubos a mezclar asegúrese de que estén perfectamente cerrados**

Este es un equipo para homogenizar las muestras de sangre

El proceso de agitación y mezclado suave es esencial para un perfecto resultado en el conteo de RBC, WBC y Plaquetas

