

kitlab **MANUAL**
DE USUARIO

Rotor

Placas RK-30



Kitlab

Especificaciones:

- Voltaje: 110 Volts / 60 Htz
- Velocidad aproximada: 0 a 180 rpm (ajustable)
- Timer: 0 a 120 minutos
- Tamaño: 30cm X 30cm X 15cm.

Partes:



Instrucciones de Seguridad:

1. Por favor lea cuidadosamente el manual de operación antes de utilizar el aparato.
2. Asegúrese de conectar el rotor en un contacto con el voltaje adecuado.
3. No exponga el aparato a los rayos del sol.
4. Desconecte la clavija del contacto antes de realizar una limpieza interna del equipo
5. Nunca mueva la el rotor cuando esté trabajando.

Operación:

1. Coloque el rotor en una mesa firme.
2. Conecte el rotor a un contacto eléctrico, luego presione el botón SWITCH ON.
3. Coloque los tubos de manera simétrica en la cama del rotor.
4. Ajuste el tiempo deseado en el TIMER (de 0 a 120 minutos).
5. Fije la velocidad que desea (de 0 a 180 rpm).
6. Una vez que haya terminado, ajuste todas las perillas a la posición cero, desconecte la fuente de poder y limpie el rotor.