

kitlab

# MANUAL DE USUARIO

## Agitador Vortex VM-3



Kitlab

## MANUAL DE OPERACIÓN

### Agitador Vortex VM-3


- 1) CABEZA
- 2) INDICADOR
- 3) CONTROL DE VELOCIDAD
- 4) SWITCH



1. Conecte el equipo a la corriente eléctrica
2. Seleccione el modo de trabajo por medio del SWITCH (4)
  - a. TOUCH: el equipo iniciara su vibración tan pronto como se presione la CABEZA (1)
  - b. ON: el equipo vibrará de manera continua independientemente si se toca la CABEZA (1) o no.
3. Lleve el CONTROL DE VELOCIDAD (3) hasta la velocidad requerida.

**Precaución:** No forcé la CABEZA pues podría causar daño al motor del equipo. Para finalizar la vibración lleve el switch a la posición TOUCH.

### Diagrama de Circuito

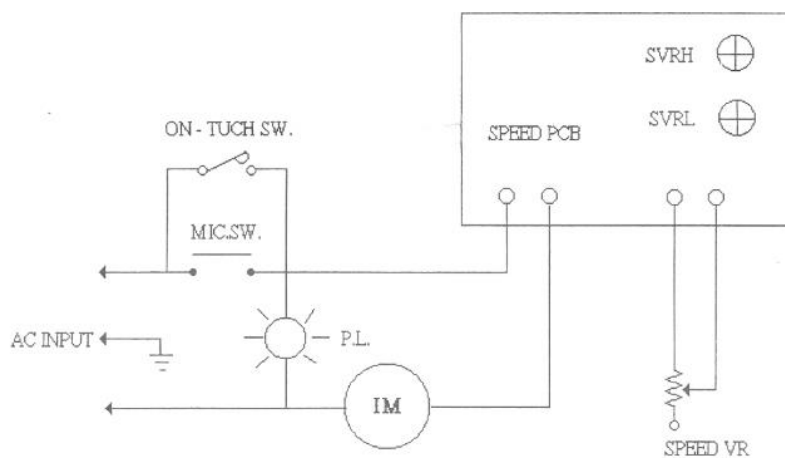

## Manual de Servicio

### Tabla de problemas

**Precaución:** Siempre desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de solucionar un problema.

Problema	Causa	Solución
Equipo no enciende	Cable desconectado	Conecte el equipo a la corriente eléctrica
	No hay corriente eléctrica	Cambie de contacto electric
	Componente electrónico defectuoso	Contacte a su distribuidor
CABEZAL no agita	El switch no esta en la posición ON	Lleve el switch a la posición ON
	CABEZAL defectuoso	Contacte a su distribuidor
	Switch defectuoso.	Contacte a su distribuidor
	Motor defecuooso.	Contacte a su distribuidor
	Tarjeta electrónica defectuosa.	Contacte a su distribuidor
Velocidad no puede ser controlada	Resistencia de velocidad defectuosa	Contacte a su distribuidor
	Tarjeta electrónica defectuosa.	Contacte a su distribuidor
Fuerte ruido en la operación	CABEZAL defectuoso	Contacte a su distribuidor
	Banda interna defectuosa	Contacte a su distribuidor
Funcion TOUCH no trabaja correctamente	El switch no está en la posición TOUCH	Lleve el switch a la posición TOUCH
	El sistema TOUCH tiene un defecto.	Contacte a su distribuidor