

# MINI VORTEX

## MiniV



- (1) Cabeza de mezcla
- (2) Perilla de control de velocidad



1. Coloque el mini mezclador en una mesa de trabajo plana y estable. Coloque el mezclador de forma segura lejos del borde de la mesa para evitar que la mezcla se caiga de la mesa de trabajo. Enchufe el mezclador vortex en una toma de tierra adecuada.
2. Tome el tubo para ser mezclado y préndelo hacia abajo contra la cabeza para activar la acción de mezclado. Gire la perilla de control de velocidad para ajustar la velocidad de mezcla deseada. Cuando haya terminado de mezclar, levantar el tubo ascendente

### Solución de problemas

Siempre desconecte el cable de alimentación antes de la resolución de problemas.

Problema	Por qué	Remedio
Instrumento inoperativo	El cable de alimentación no está conectado a la toma de corriente.	Enchufe el instrumento.
	Salida de potencia muerta.	Cambiar a diferentes salidas.
	Componente electrónico defectuoso.	Póngase en contacto con su distribuidor.
El motor no gira	El motor está roto.	Póngase en contacto con su distribuidor.
	Placa de circuito impreso está roto.	Póngase en contacto con su distribuidor.
La velocidad no puede no ser controlada	Resistencia variable rota	Póngase en contacto con su distribuidor.
	Circuito electrónico está roto.	Póngase en contacto con su distribuidor.

### Diagrama de circuito

